

Notas de versão v1.3 do software Cepheid C360 Admin

Este documento contém novas informações, limitações conhecidas e clarificações não abordadas no *Manual do utilizador da Cepheid Admin C360*.

Novas funcionalidades

A última versão inclui as seguintes novas funcionalidades ou melhorias:

- Ativar/desativar utilizadores manualmente e eliminar utilizadores – os administradores podem agora ativar/desativar utilizadores manualmente. Os utilizadores desativados não podem iniciar sessão na Cepheid C360 Admin. Os utilizadores que devam ser permanentemente desativados podem agora ser eliminados para que o nome de utilizador possa ser reutilizado.
- Início de sessão com nome de utilizador – os utilizadores devem utilizar o seu nome de utilizador para iniciar sessão na C360 Admin (anteriormente, era utilizado o e-mail para iniciar sessão).
- Os utilizadores assistentes laboratoriais não podem iniciar sessão na C360 Admin.
- Período configurável para desativação automática de contas de utilizador inativas – os administradores podem agora configurar o número máximo de dias inativos antes de uma conta de utilizador ser automaticamente desativada na Política da instituição. Os utilizadores inativos são automaticamente desativados após 365 dias se não for configurado nenhum valor.
- Adicionar utilizadores em massa – os administradores podem agora adicionar utilizadores em massa, carregando um ficheiro CSV.
- Palavras-passe para utilizadores Assistente laboratorial – os Administradores da instituição podem configurar as palavras-passe para utilizadores Assistente laboratorial.
- Palavra-passe simples opcional – os Administradores da instituição podem agora configurar palavras-passe simples opcionais com menos complexidade do que a palavra-passe para os utilizadores Assistente laboratorial.
- Pseudónimo da instituição – o campo Pseudónimo da instituição (Institution Alias) foi adicionado à página de início de sessão para reforçar a singularidade global. O pseudónimo é definido quando a instituição é configurada pela primeira vez.
- Descrições de erros Omni – estão disponíveis descrições de erros para além dos códigos de erro.
- Hora da última comunicação do Omni – os utilizadores podem ver a hora em que o instrumento Omni comunicou pela última vez com a C360 Admin no separador Dispositivos móveis (Mobile Devices).
- Adicionada atividade de documentos do histórico de eventos de dispositivos móveis – a página Histórico de eventos de dispositivos móveis (Mobile Devices Event History) inclui agora o novo tipo de atividade “documentar”.
- Suporte para navegador – o MS Edge é agora um navegador suportado. O Internet Explorer 11 (IE 11) já não é suportado.

Problemas conhecidos

1. Persistem impressoras no Relatório da instalação

- 1.1. As impressoras removidas do dispositivo Omni podem ser exibidas no relatório da instalação, mesmo depois de terem sido removidas.

Notas de versão v1.3 do software Cepheid C360 Admin

2. E-mails provenientes do C360

- 2.1. Alguns domínios de contas de e-mail podem não receber e-mails do C360 na sua caixa de entrada. Sugere-se a verificação das pastas de lixo ou spam para e-mails provenientes do C360. Caso os e-mails do C360 sejam sinalizados pelos filtros spam, a Cepheid recomenda a respetiva marcação como não spam.

3. Política da instituição

- 3.1. As definições de Configuração do LIS e Bloqueio do CQ na Política da instituição não são utilizadas pelo dispositivo móvel.

4. Eventos de auditoria

- 4.1. Os eventos de auditoria duplicados serão apresentados nas IU que estão relacionadas com um utilizador atribuído a vários laboratórios.

5. Terminar sessão na C360

- 5.1. Os utilizadores com determinados nomes de utilizador irão terminar sessão automaticamente na C360 Admin. A Cepheid recomenda contactar a assistência técnica da Cepheid em caso de problemas deste tipo.